

电热恒温水箱使用说明书

电热恒温水箱主要用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品，是各大中院校、科研企业事业单位实验室及化验室的常规必备产品。

一、 主要技术参数：

型号	加热功率	容积	使用电源	恒温范围
420 水箱	600W	420×180×105	220V50Hz	室温～100℃
600 水箱	1500W	600×300×150	220V50Hz	室温～100℃
6050 水箱	4500W	850×570×680	220V50Hz	室温～100℃

二、 产品结构：

本产品采用水槽式，内胆采用进口不锈钢板焊接（或一次冲压成形）外壳选用优质冷轧板并进行烘漆工艺，表面光亮耐磨，电热管夹在水中间，加热快，热效率高，耗电低，电子恒温室温～100℃，根据使用需要可以调节定温。

三、 使用方法：

使用时先将水注入水箱内置标置线处，接通电源，将电源开关拨至 ON 档，约 1 分钟后仪表上排红色数码显示 400，下排为 0.0，静止 30 秒后，上排显示值为现时的水温，按 /SET 键，上排显示 SP，按▲键或▼键，使下排显示为所需要的设定温度。使用完仪器后，请将电源开关拨至 OFF，同时将电源插头取下。

四、 注意事项：

- 1、 该产品使用 220 伏交流电，电源采用三脚安全插头，其中一只最长的脚，为安全接地脚，为此对应使用的三眼插座应妥善接地。
- 2、 水箱在加水时，水量不能少于最低水位（即不能使电热管露出水面），以免烧坏电热管，造成漏电、漏水。但也不要加得过多，以免沸腾时水量溢出表面。
- 3、 由于水箱内加温时水温上下温差较大，所以当需用温度计测量时，一定要待水温在稳定状态时测量。
- 4、 加热管之间有一根不锈钢金属棒作温度传感器，切勿碰撞，以免控温失灵。

上海百典仪器设备有限公司

地址：上海市金湘路 201 弄 15 号 1020

电话：021-60549911

传真：021-51981370

邮编：201206